

# MATERIALER

## LFA-TEST (MODUL 3)

### Materialer fra LIFE Kit:

- 1 pose LFA-sticks, lanseslange-test\*
- 1 pose LFA-sticks, bushmaster-test\*
- 1 dråbeflaske [1,5 ml] LFA-buffer [simuleret slangegift]

\* Udviklet til undervisningsbrug.

### Materialer, der ikke følger med i LIFE Kit:

- 1 mikrocentrifugerør [1,5 ml] pr. gruppe



Materialer til "LFA-test" fra LIFE Kit  
© LIFE, 2023

# FORBEREDELSE 15 MIN. FØR BRUG

## LFA-TEST (MODUL 3)

Du kan forberede følgende 15 min. før brug.

### Forbered følgende:

- Hent alle materialer.
- Tilsæt 2 dråber LFA-buffer til hvert mikrocentrifugerør, og luk lågene til.

### Stil følgende frem til hver gruppe:

- 1 mikrocentrifugerør med buffer ["ukendt slangegift"]
- 1 LFA-stick:
  - Halvdelen af grupperne skal have en gul LFA-stick [lanseslange-test].
  - Halvdelen af grupperne skal have en blå LFA-stick [bushmaster-test].